

InSite® | *Salmonella*

Hygiena® InSite® *Salmonella* es una prueba rápida y sencilla para la detección de especies de *Salmonella* en entornos de procesamiento de alimentos. La prueba contiene un medio líquido formulado con potenciadores del crecimiento y compuestos cromogénicos selectivos para las especies de *Salmonella*.



Ventajas:

- Fácil de usar, sin preparación previa
- La punta de esponja grande maximiza la recogida de muestras para obtener resultados precisos
- Elimina los costosos honorarios de laboratorios externos por una prueba equivalente.
- Los resultados en color son fáciles de interpretar: el amarillo brillante indica la presencia de Especies de *Salmonella*
- Presuntos resultados positivos en tan sólo 24 horas
- Resultados negativos en 48 horas
- El tubo autónomo elimina el riesgo de contaminación y hace que las pruebas sean más fáciles, rápidas y rentables

Sensibilidad:

- Detecta especies de *Salmonella* hasta < 10 UFC, incluso en presencia de un elevado número de organismos competidores.

Interpretación:

- InSite *Salmonella* presenta una ventana de visualización con un gráfico de resultados para facilitar la interpretación. Los resultados son presuntamente positivos cuando el medio Insite *Salmonella* adquiere un color amarillo brillante.

Borrar ventana de visualización




Resultados en la ventana de visualización del dispositivo InSite (este diagrama muestra la etiqueta en posición plana).

Resultados	Medio (ventana de visualización)	Punta de hisopo
Positivo	Amarillo	Amarillo
Negativo	Marrón	Amarillo
Negativo	Púrpura	Amarillo
Negativo	Púrpura	Púrpura

Interpretación de los resultados del color

Nº de Producto (REF)	Descripción	Cantidad
IS050	InSite <i>Salmonella</i> (Environmental Prueba de especies de <i>Salmonella</i>)	50

InSite® Procedimiento *Salmonella*

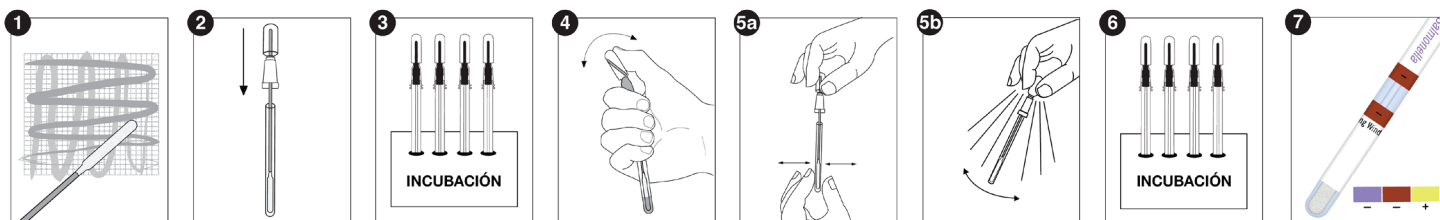

Productos relacionados

Incubadoras digitales de bloque seco

Las incubadoras digitales tienen una capacidad de hasta 105 °C y son compatibles con cualquier dispositivo de prueba Hygiena. Disponibles en dos tamaños. Los bloques se venden por separado.




InSite® *Listeria* (Prueba de especies ambientales de *Listeria*)

InSite *Listeria* es una prueba rápida y sencilla para la detección de especies de *Listeria* en 24-48 horas. La prueba contiene un medio líquido formulado con agentes selectivos, potenciadores del crecimiento y compuestos que cambian de color específicos para el crecimiento de especies de *Listeria*.



MicroSnap® Coliform y *E. coli*

MicroSnap Coliform & *E. coli* son pruebas rápidas para la detección y recuento de bacterias coliformes. En el mismo día se puede detectar el número de organismos de una sola cifra.

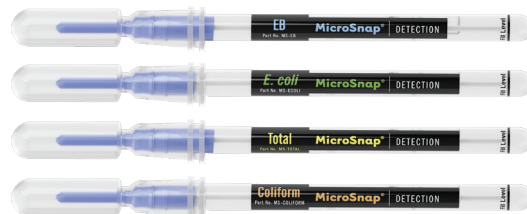

MicroSnap® Total

MicroSnap Total proporciona resultados del recuento total viable (TVC) en el mismo día.

MicroSnap® EB

MicroSnap EB una prueba rápida para la detección y recuento de bacterias Enterobacteriaceae (EB). Los resultados están disponibles en el mismo día.

BAX® Instrumentos del sistema

El sistema BAX aprovecha el poder de la detección de patógenos alimentarios basada en el ADN para ayudarle a tomar decisiones sobre los productos con confianza. Una amplia cartera de ensayos, múltiples plataformas y protocolos flexibles permiten a los laboratorios alimentarios de cualquier tamaño aprovechar esta tecnología de referencia.



Nº de Producto (REF)	Descripción	Cantidad
INCUBATOR/INCUBATOR2	Incubadoras digitales de bloque seco	1
ILC050/ILC100	InSite <i>Listeria</i> (Environmental Prueba de especies de <i>Listeria</i>)	50/100
MS2-TOTAL	MicroSnap Total	100
MS2-EB	MicroSnap EB	100
MS2-COLIFORM	MicroSnap Coliform	100
MS2-ECOLI	MicroSnap <i>E. coli</i>	100
Ver Catálogo	BAX System Instrumento Q7	1