



InSite® | *L. mono* Glo

Medio ambiente rápido
Especies de *Listeria* y
L. mono Prueba

InSite® *L. mono* Glo de Hygiena® detecta especies de *Listeria* y *L. monocytogenes* de superficies en menos de 48 horas. La prueba dual cambia de color en presencia de especies de *Listeria*, mientras que la luz UV revela la presencia de *L. mono*. El dispositivo de prueba autónomo todo en uno reduce los riesgos de contaminación cruzada de las muestras que son habituales con otras técnicas de prueba.



Ventajas:


- No se necesitan equipos de laboratorio complejos
- La gran punta de esponja prehumedecida maximiza la recolección de muestras
- El reactivo neutralizante minimiza la interferencia del desinfectante
- Medios de enriquecimiento selectivos para maximizar la detección de *Listeria*
- Cambio de color fácil de interpretar
- La fluorescencia UV indica *Listeria* patógena
- Resultados presuntamente positivos a las 24 horas, resultados negativos a las 48 horas
- Compatible con los instrumentos del sistema BAX® como enriquecimiento primario
- El dispositivo de prueba todo en uno reduce el tiempo, el coste y la mano de obra con respecto a los métodos de cribado tradicionales

Sensibilidad:

- Detecta hasta <10 UFC de *Listeria* spp.
- Sensible a <10 UFC de *L. mono*
- Validado internamente según el método ISO para una inclusividad del 100 % / una exclusividad del 95 %
- Validación AOAC RI de *Métodos de Ensayo de Funcionamiento*SM


Interpretación de los resultados:

LUZ NATURAL			
NEGATIVO	<i>LISTERIA</i> SPP.	<i>LISTERIA</i> SPP.	<i>LISTERIA</i> SPP.
—	+ spp.	+ spp.	+ spp.
			
AMARILLO	MANCHAS	GRIS	NEGRO
PRESUNTO POSITIVO PARA <i>LISTERIA</i> SPP.			

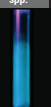LUZ ULTRAVIOLETA	
<i>LISTERIA</i> SPP.	<i>L. MONO</i>
+ spp.	+ spp.
	
SIN FLUORESCENCIA	FLUORESCENCIA VERDE
NEGATIVO PARA <i>L. MONO</i>	PRESUNTO POSITIVO PARA <i>L. MONO</i>

Nº de Producto (REF)	Descripción	Cantidad
ILMG050	InSite <i>L. mono</i> Glo (Environmental <i>Listeria</i> Species and <i>L. mono</i> Test)	50

InSite® L. mono Glo Procedimiento

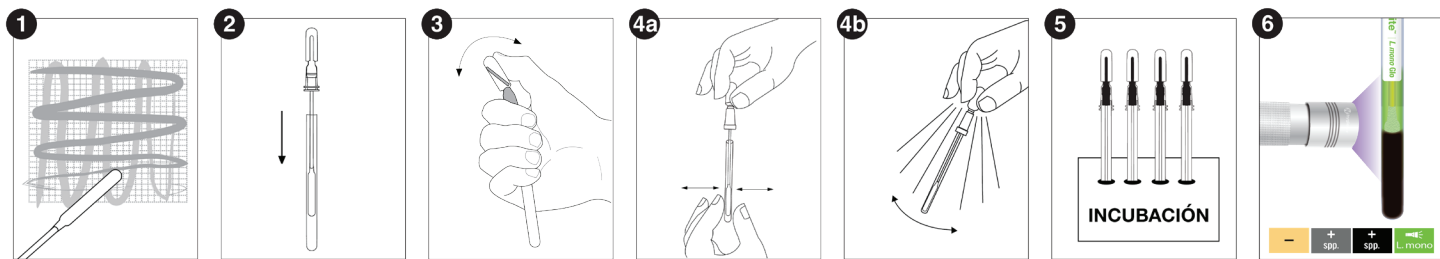

Productos Relacionados

InSite® *Listeria*

Para las instalaciones que no deseen realizar un cribado de *Listeria* patógena, Hygiena® ofrece InSite *Listeria*, que es un método fácil de utilizar, prueba ambiental autónoma de especies de *Listeria*. Cada dispositivo contiene un medio líquido cromogénico con antibióticos, potenciadores del crecimiento y compuestos que cambian de color específicos para *Listeria*.



InSite® *Salmonella*

InSite *Salmonella* es una prueba ambiental de especies de *Salmonella* que es autónoma, fácil de usar y no requiere un costoso equipo de laboratorio. Cada dispositivo contiene un líquido cromogénico medios con antibióticos, potenciadores del crecimiento y compuestos que cambian de color específicos para *Salmonella*.



Incubadoras Digitales de Bloque Seco

Diseñadas específicamente para los dispositivos de ensayo Hygiena, nuestras incubadoras digitales de bloque seco están disponibles en dos tamaños diferentes y presentan múltiples configuraciones.



Instrumento BAX® System Q7

Los instrumentos del sistema BAX utilizan tecnología PCR avanzada para identificar de forma precisa y fiable patógenos transmitidos por los alimentos en materias primas, ingredientes, productos acabados y muestras ambientales. Las pruebas automatizadas basadas en ADN proporcionan resultados rápidos para 20 ensayos de patógenos como *Salmonella*, *Listeria* y *E. coli*.



Nº de Producto (REF)	Descripción	Cantidad
ILC050/ILC100	InSite <i>Listeria</i> (Environmental Prueba de especies de <i>Listeria</i>)	50/100
IS050	InSite <i>Salmonella</i> (Environmental Prueba de especies de <i>Salmonella</i>)	50
INCUBATOR	Incubadora digital de bloque seco de pequeño formato	1
INCUBATOR2	Incubadora digital de bloque seco en formato de laboratorio	1
Ver catálogo	Instrumento BAX System Q7	1